

miRNA 杂交液

产品编号: F-0043
规格: 10 ml
储存: 密封-20℃

产品简介

外显子 miRNA 杂交液为即用型工作液,可直接用于 miRNA 探针的稀释,为 miRNA 的原位杂交提供一个液相杂交环境;也可应用于 miRNA 原位杂交的预杂交处理。

本产品的主要成分为去离子甲酰胺、鲑鱼精 DNA 等,应用于原位杂交时可使实验在温和的条件下(37~42℃)进行杂交反应。

包装清单

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
F-0043	miRNA 杂交液	10 ml	1	密封 -20℃
--	说明书	1 份		

使用范围

石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片、滴片或涂片的 miRNA 原位杂交(CISH/FISH)。

使用方法

取适量融解后的 miRNA 杂交液与 miRNA 探针直接混合均匀,混匀后的探针经变性后可用于原位杂交检测。本产品要求无酶保存,使用过程中注意避免酶的带入。为了避免反复冻融,可适当分装成小包装。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品只应用于科学研究,不可应用于临床诊断或治疗。

广州市外显子生物技术有限公司

广州市海珠区敦和路 189 号留学人员创业基地 1 栋 308 室

技术支持: QQ 2251645850 订购: QQ 1050304988

咨询: E-mail: focobio@126.com; exonlab@qq.com; Tel: 86-020-89895006